

Návod k použití čistící pistole SELECTA

Čistící pistole **SELECTA** umožňuje prostřednictvím dávkovacího mechanismu plynule regulovat proud tlakové vody či vzduchu. Maximální dodávané množství lze předem nastavit pomocí rýhovaného dorazového šroubu.

Jednotlivé nástavce lze jednoduše nasadit na bezpečnostní kužel. I při vysokém tlaku je toto upevnění spolehlivě zaručeno. Držadlo pistole je tepelně izolované.

Uvedení do provozu čistící pistole **SELECTA** :

1. Lištu s jednotlivými nástavci upevněte přišroubováním na bok čistícího stolu, případně na jiné vhodné místo.

2. Tlakovou hadici připojte pomocí šroubení na kohout vodovodního řádu. Připojovací prvek pro připojení na tlakový vzduch není z důvodu rozmanitostí rozvodů tlakového vzduchu ve výrobním programu.

Pokyny pro údržbu:

Vodovodní řád musí být z důvodu zabránění zpětného vniknutí nečistot opatřen zpětným ventilem. Toto se týká zejména při práci s kontaminovanými tekutinami. Zpětný ventil by měl být namontován mezi vodovodní kohout a šroubení tlakové hadice. Šipka označující průchodnost zpětného ventilu musí ukazovat svisle dolů.

Aby nedocházelo k usazování vápenatých usazenin v tlakové pistoli, doporučuje se osadit vodovodní vedení adapterem pro zachycení vápenatých usazenin.

Doporučuje se pravidelně po 4 týdnech provádět čištění pistole, čímž se prodlouží životnost a spolehlivost pistole. Demineralizovaná voda vede ke škodám způsobeným korozi.

Technická data:

Maximální tlak vody nebo vzduchu je 0,6 MPa.

Bezpečnostní upozornění:

Čistící pistole není lékařským nástrojem a tudíž jakékoliv použití na člověku je nepřípustné.

Doporučení pro čištění:

Čistící pistole **SELECTA** s modrým silikonovým držadlem je možno použít pouze do teploty vody nebo čistícího prostředku do 50° C.

Čistící pistole **SELECTA** s modrým eloxovaným držadlem může být sterilizována běžným způsobem v autoklávu do 134° C.

Důležitá upozornění:

Pistole nesmí být používána tak, aby způsobila obsluze možné zranění. Podmínkou používání je užití základních ochranných prostředků (brýle, maska, a pod.).